



# レイニンLTSチップ専用ノズルコーン200 $\mu$ Lノズル交換方法 (NT-S200対応)

## ① エジェクトコーンを外す

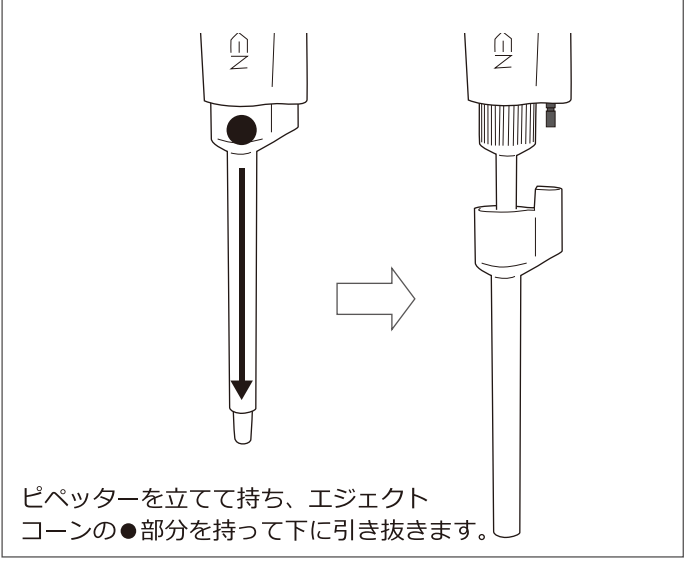


ピペッターを立てて持ち、エジェクトコーンの●部分を持って下に引き抜きます。

## ② ノズルコーンを外す

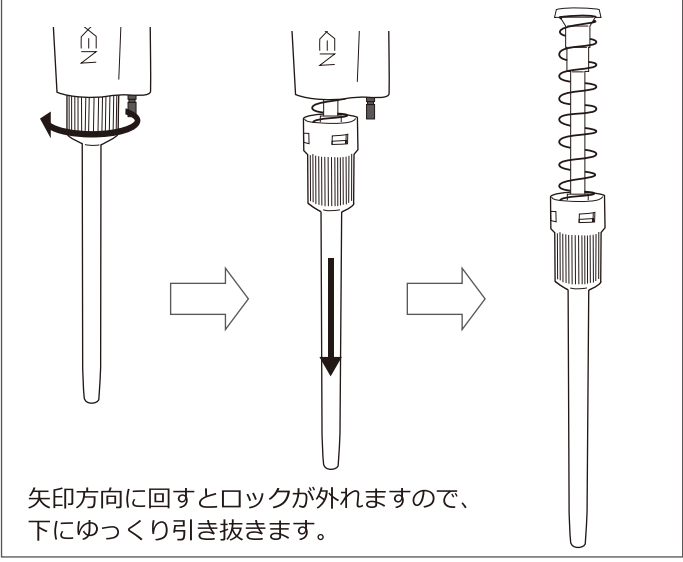

矢印方向に回すとロックが外れますので、下にゆっくり引き抜きます。

## ③ ノズルコーンからプランジャー部を取り外す

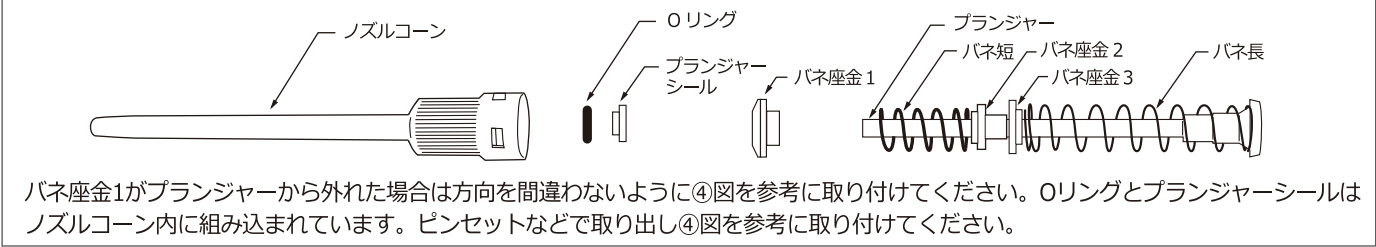


バネ座金1がプランジャーから外れた場合は方向を間違わないように④図を参考に取り付けてください。Oリングとプランジャーシールはノズルコーン内に組み込まれています。ピンセットなどで取り出し④図を参考に取り付けてください。

## ④ レイニンLTSチップ専用ノズル200 $\mu$ Lにプランジャー部を挿入




プランジャー部の部品を組んでからレイニンLTSチップ専用ノズル200 $\mu$ Lに挿入してください。

## ⑤ ④をボディに接続

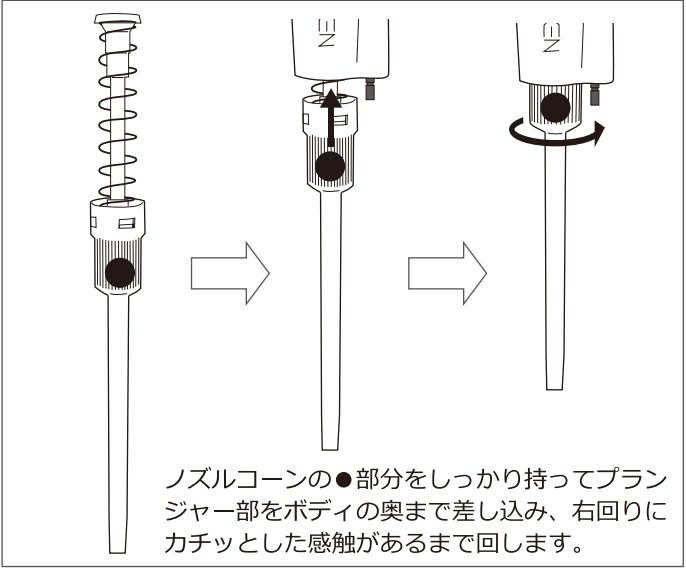


ノズルコーンの●部分をしっかり持ってプランジャー部をボディの奥まで差し込み、右回りにカチとした感触があるまで回します。

## ⑥ 専用エジェクトコーンの取り付け

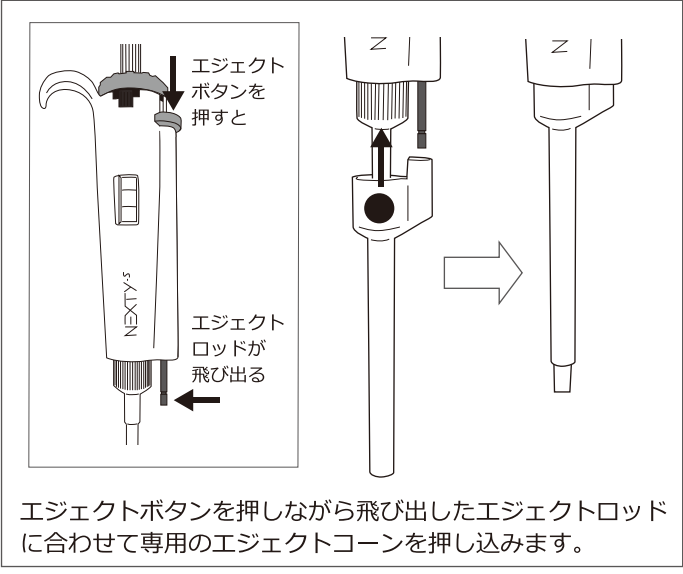

エジェクトボタンを押しなが飛び出したエジェクトロッドに合わせて専用のエジェクトコーンを押し込みます。

## ⑦ 完成

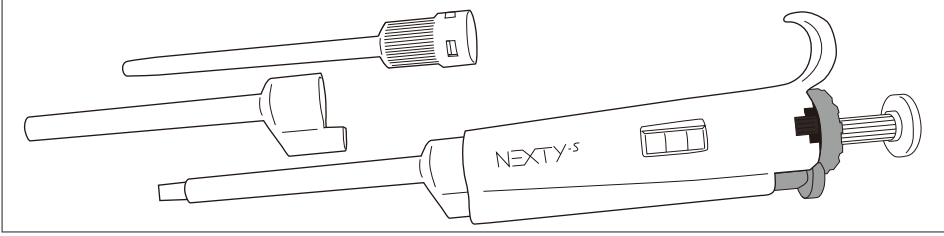

Something Different.

**WATSON** BIO LAB  
MADE IN JAPAN SINCE 1988

<https://www.watson.co.jp>

発売元 **ワトソン株式会社**  
E-mail: [tcr@watson.co.jp](mailto:tcr@watson.co.jp)

東日本営業所 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町14-17 1F  
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-6427-0740

西日本営業所 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2-2-7  
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元 **深江化成株式会社**