

レイニンLTSチップ専用ノズルコーン20 μ Lノズル交換方法 (NT-S20対応)

① エジェクトコーンを外す

ピペッターを立てて持ち、エジェクトコーンの●部分を持って下に引き抜きます。

② ノズルコーンを外す

矢印方向に回すとロックが外れますので、下にゆっくり引き抜きます。

③ ノズルコーンからプランジャー部を取り外す

シールコーンとバネ座金1がプランジャーから外れた場合は方向を間違わないように④図を参考にに取り付けてください。Oリングとプランジャーシールはノズルコーン内に組み込まれています。ピンセットなどで取り出し④図を参考にに取り付けて下さい。

④ レイニンLTSチップ専用ノズル20 μ Lにプランジャー部を挿入

プランジャー部の部品を組んでからレイニンLTSチップ専用ノズル20 μ Lに挿入してください。

⑤ ④をボディに接続

ノズルコーンの●部分をしっかり持ってプランジャー部をボディの奥まで差し込み、右回りにカチとした感触があるまで回します。

⑥ 専用エジェクトコーンの取り付け

エジェクトボタンを押すと
エジェクトロッドが飛び出る

エジェクトボタンを押しながら飛び出したエジェクトロッドに合わせて専用のエジェクトコーンを押し込みます。

⑦ 完成

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988

<https://www.watson.co.jp>

発売元 **ワトソン株式会社**
E-mail: tcr@watson.co.jp
東日本営業所 〒150-0034 東京都渋谷区代官山14-17 1F
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-6427-0740
西日本営業所 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491
製造元 **深江化成株式会社**