




smart transfer!

分注
不要!

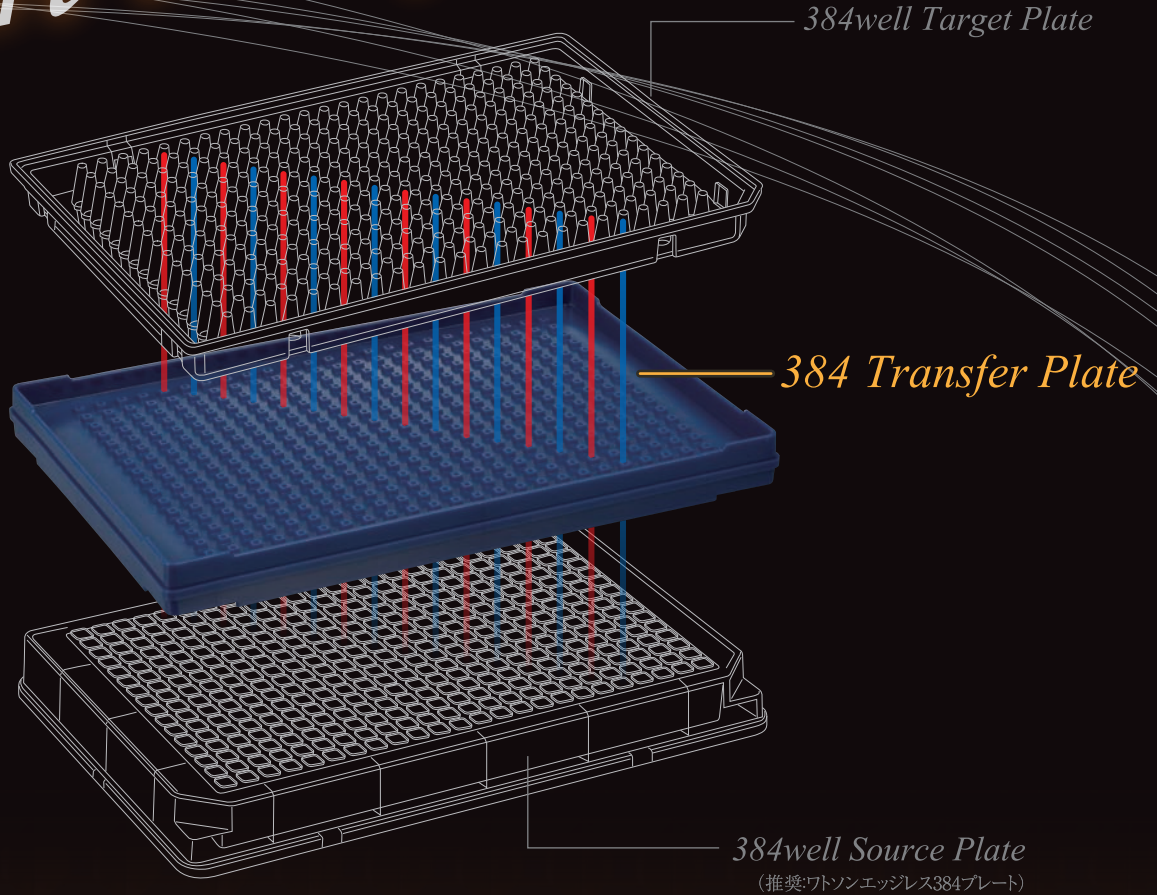

384のサンプルを1分間でターゲットプレートへ!

384 トランスファープレート



384 Transfer Plate

世界初!

遠心力でサンプルをあっという間に移動!

サンドして遠心機にセットするだけ!

遠心力で残らず移しきる
特殊すり鉢構造。

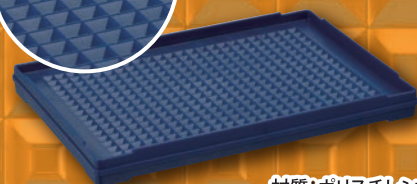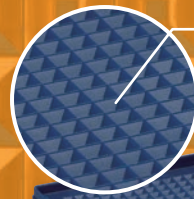


材質:ポリスチレン

品番	品名	入数	大箱
1859-384S	384トランスファープレート 個別滅菌	24枚(個包装)	120枚

トランスファープレート 使用例


たった1分の遠心で、サンプルを残さず移動!

1

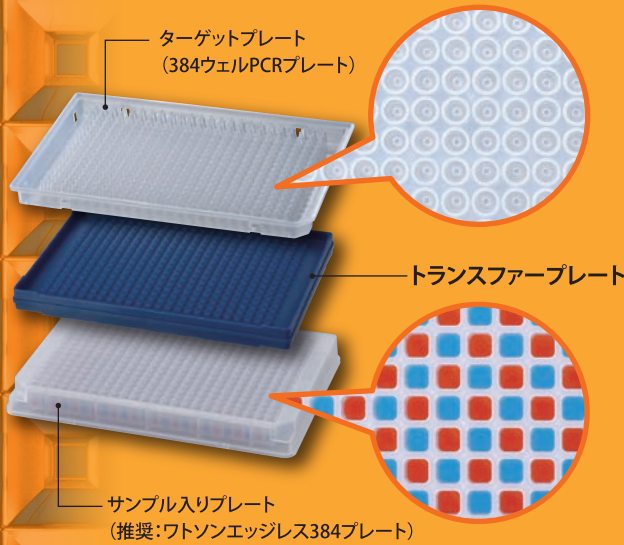


①サンプルの入った384ウェルプレートにトランスファープレートを載せ、その上にサンプルを移したい384ウェルターゲットプレートの上面をトランスファープレートに合わせるように重ねる。

※トランスファープレート凸面をターゲットプレートにセットしてください。

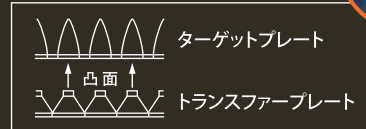

※一部嵌合しないプレートもございます。

2

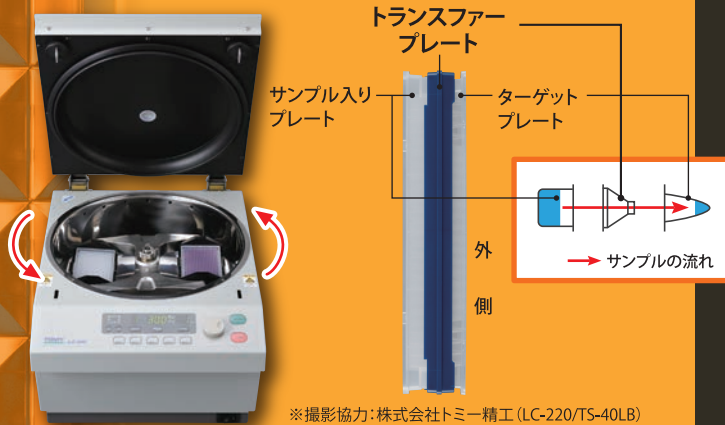


②ターゲットプレートが外側になるように遠心機にセットし、1分間遠心をかける。

[推奨・動作確認済遠心機]

トミー精工 AX-521 (TS-37C) 4バケット

※撮影協力:株式会社トミー精工 (LC-220/TS-40LB)

3

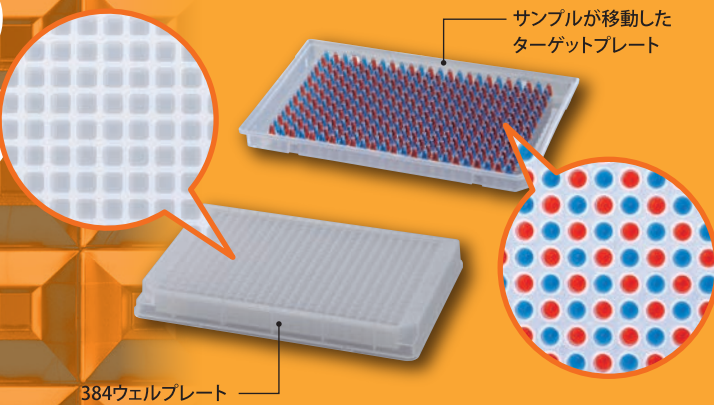

③遠心力により、サンプルをきれいにターゲットプレートに移すことができます。

※プレート上のアドレス番号は逆になります。



・PCRプレートからマイクロプレートへ
・マイクロプレートから別のマイクロプレートへ など
384ウェルプレート間のサンプル移動に使用可能です。

[社内検証済プレート]

マイクロプレート:ワトソン エッジレス384ウェルプレート
PCRプレート:

トランスファープレートと相性抜群!!

エッジのないウェルでサンプルの後残りなし!

エッジレス384ウェルプレート



品番	品名	入数	大箱
1825-384E-110	エッジレス 384ウェルプレート	50枚 (5枚×10袋)	250枚

Something Different.
WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
<https://www.watson.co.jp>

発売元 **ワトソン株式会社** E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町14-17 1F TEL:03-5615-3591 FAX:03-6427-0740

西日本営業所 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2-2-7 TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

製造元 **深江化成株式会社**