

アガロース2gとBuffer100mLの混合液をオートクレーブにて溶解し、冷やし固めました。
再び溶解するだけで、簡単にゲルが作成できます。

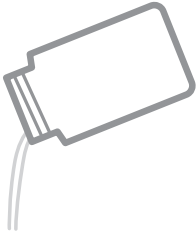
2% Agarose Gel (TAE/TBE)

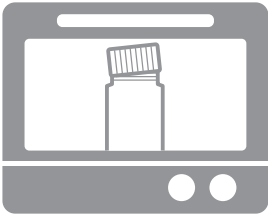
2% アガロースゲル (TAE/TBE)


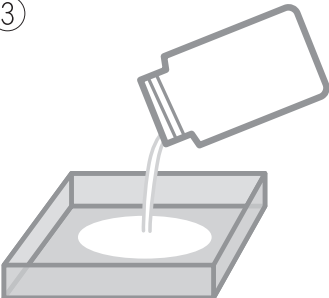
品番	489-AGEL-A02 (TAE) / 489-AGEL-B02 (TBE)
容量	100mL / 本
入数	10本入り
保存方法	室温保存 (4℃でも可)
消費期限	製造日より2ヶ月 (ボトルラベルに記載)
付属品	取扱説明書

※ご使用前に、本書を必ずお読みになり、本書は大切に保管してください。

■使用方法 ※厚手の手袋を使用するなど、火傷にご注意ください。

- 

① 充填されている1×Bufferを捨てます。
※ 運送中の形状変化と乾燥を防ぐために、1×のBufferが充填されています。
- 

② キャップを軽く載せ、電子レンジ等でこまめに混ぜながら溶解します。
 キャップを完全に閉めた状態で温めないでください。
破裂する恐れがあります。
- 

③ 普段ご使用のゲル枠で調製してください。

余ったゲルは・・・
再び固まったゲルにBufferを少量加えるなどして、乾燥を避けて室温または4℃で保存してください。
再度溶解することで使用することができます。
その際は加えたBufferを捨ててから、再溶解してください。