

Anytime Gel 取扱説明書

調製済みのアガロースを使いやすいスティックパウチに小分け封入しました。

容器に移し、溶解するだけで簡単にゲルが作成できます。

(パウチ1本で約110mm×60mm×厚さ5mmのゲル1枚の作成が可能です)

容 量	38 mL / 本
保 存 方 法	室温保存
使 用 期 限	ご購入日より1年

■使用方法

①



切り込み付近のゲルを指などで逃がすと開けやすいです。



パウチの切り込み部分から封を開け、ゲルを押し出して、三角フラスコなどの容器に入れます。


②



電子レンジ等でこまめに混ぜながら溶解します。


目安：ガラス製ビーカーや三角フラスコを使った場合、商品1本あたり500Wで約30秒、1度混ぜて、さらに10秒程度溶解します。

③

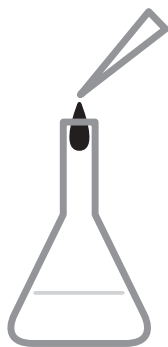

必要に応じ、染色液を入れます。
(先染めの場合)

④

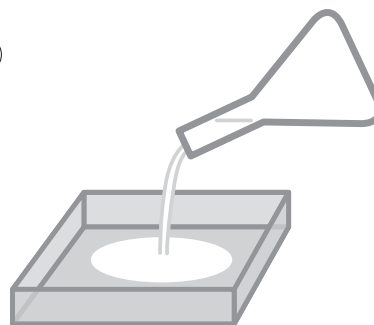

普段ご使用のゲル枠・コームで調製してください。

使用上の注意

・開封後は使い切るようにして下さい。

(電子レンジのご使用について)

- ・条件により溶け方が異なりますので、溶けているかを目視にて確認頂き、適宜電子レンジの時間を調節してください。
- ・突沸の恐れがありますので、容器を直接覗き込まないでください。
- ・火傷にご注意ください。
- ・過剰な時間の電子レンジ処理は避けて下さい。