


ラックジョイント 172-PP

Rack Joint 取扱説明書


Instruction Manual

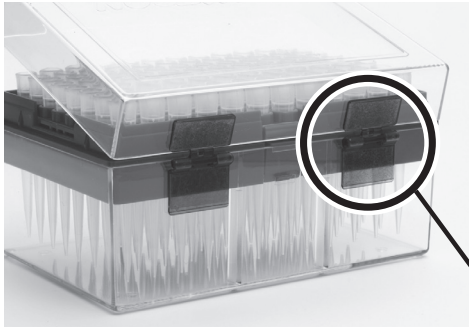

【オートクレーブ可 Autoclavable】

材質：ポリカーボネート
Material: Polycarbonate

システムラックの蓋と本体ケースをセットでご使用の場合お使いください。
Use the system rack lid and its body case in a set.

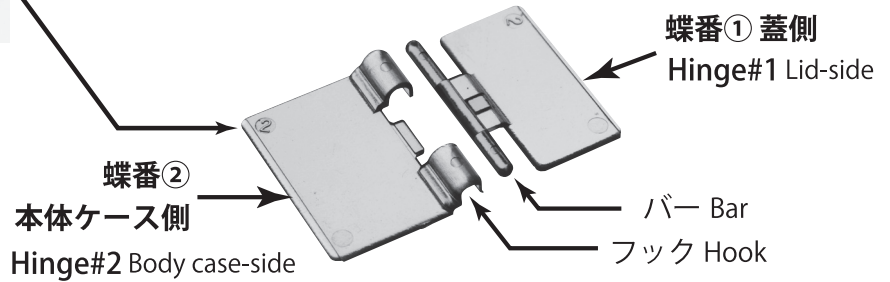

取り付け方 ATTACHING METHOD


- 裏面のテープを剥がし、蓋側に蝶番①を取り付けます。蓋の下端と蝶番の板状部分の下端を合わせるようにします。
プレートにツメがある場合は(右図)ラックジョイントとツメが干渉しないよう貼り付け位置を横へずらしてください。
プレートにツメがない場合は、適度な間隔をあけて左右対称に貼ってください。(下図)

Peel off the tape on the back side and attach Hinge#1 to the lid-side.

Align the bottom of the lid with the plate part of the hinge.

If the plate has claws, move the attaching position sideways to avoid interference between the rack joints and the claws.

If having no claws on the plate, stick Hinge#1 symmetrically at proper space.

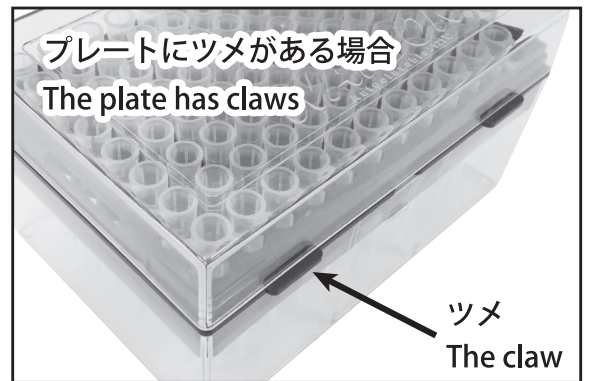

- 蝶番①を取り付けたシステムラックの蓋を本体ケースに乗せた状態で、蝶番②の裏面のテープを剥がし、そのフックを蝶番①のバーに引っ掛けるようにしながら本体ケースに貼り付けます。

With the lid of the system rack attached with Hinge#1 on the main body case, peel off the tape on the back of Hinge#2 and attach the hook to the case while hooking it to the hinge#1 bar.

